

# Handleiding CowSide™ II - DipTest™ Incubator instellen




De Charm CowSide™ II en de Charm DipTest™ moeten bij 0-7°C worden bewaard.  
De verpakking van testkit altijd goed sluiten en tegen vochtigheid beschermen!

## CowSide™ II

### Vorbereitung

- Schakel de incubator in.
- Selecteer de juiste incubatietijd m.b.v. de (Prog.) toets.
- Let op! De temperatuur van de incubator moet 64°C zijn.
- Melk goed mengen.


Knip een buisje los.

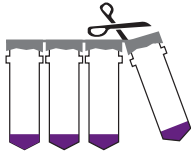

Prik een gaatje in de folie met de bijgeleverde pipetpunt.




Plaats de test in de incubator en voeg 0,1ml rauwe melk toe aan het buisje.

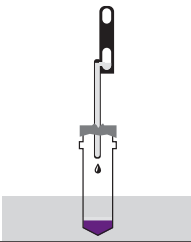


Druk op (Start/Stop) om de timer te starten

Incubatietijd: ZIE VERPAKKING

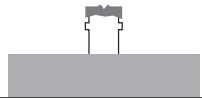

Plaats en vergelijk uw Charm CowSide™ II test hier.

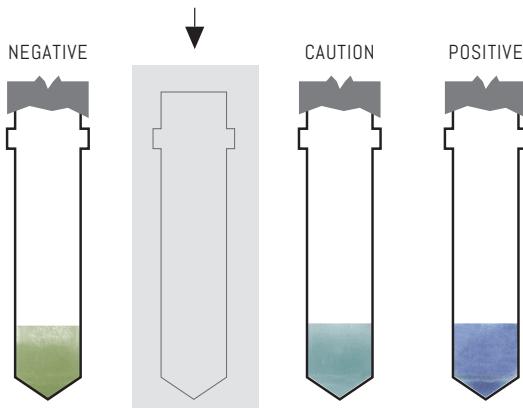

## DipTest™


### Vorbereitung

- Schakel de incubator in.
- Selecteer Programma P1 m.b.v. de (Prog.) toets.
- Let op! De temperatuur van de incubator moet 56°C zijn.
- Melk goed mengen.


Voeg 0,3ml rauwe melk toe aan het buisje.



Plaats het buisje in de incubator.

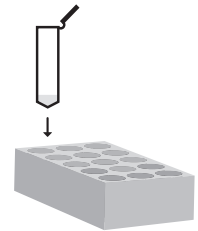

Plaats de DipTest in het buisje.

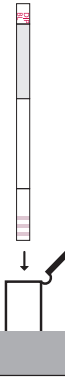

Druk op (Start/Stop) om de timer te starten

10 min



Plaats en vergelijk uw Charm DipTest™ hier.

